

灭菌注射用水说明书

【产品名称】 灭菌注射用水 （细胞培养用）

【产品货号】660071/660072/660073/660074/660075/660076/660077/660078/660079

【订购信息】

产品名称	货号	内毒素	包装规格
灭菌注射用水（细胞培养用）	660071	<0.25EU/mL	100mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660072	<0.25EU/mL	500mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660073	<0.25EU/mL	1000mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660074	<0.06EU/mL	100mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660075	<0.06EU/mL	500mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660076	<0.06EU/mL	1000mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660077	<0.03EU/mL	100mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660078	<0.03EU/mL	500mL
灭菌注射用水（细胞培养用）	660079	<0.03EU/mL	1000mL

【产品介绍】

本产品为高品质细胞培养级实验用水，专为生命科学实验室设计。采用先进的纯化工艺制备，不含任何添加剂。产品经过严格的质量控制，具有超低内毒素、无菌、无核酸酶等特点，可作为各种上游和下游生物实验工艺的优质溶剂。

【用途】

细胞培养： 溶解干粉培养基、配制细胞冻存液、洗涤细胞、配制细胞悬浮液。

其他实验： 实验室其他相关实验用水。

【使用方法】

1. 请在洁净环境（如生物安全柜或超净工作台）中进行无菌操作，打开瓶盖后请尽快使用。
2. 如需分装使用，请务必使用无热原、无核酸酶和无菌的高品质容器，以避免二次污染。

3. 使用后须立即旋紧瓶盖。大包装产品开封后建议在 2 周内使用完毕。

【储存条件和有效期】

室温（2~30℃）避光保存，有效期为 36 个月。

【注意事项】

1. 本产品为一次性科研试剂，不可重复灭菌使用。
2. 本产品仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。