

无菌无 DNase/RNase 水说明书

【产品名称】 无菌无 DNase/RNase 水

【产品货号】 660271/660272/660273

【订购信息】

产品名称	货号	包装规格
无菌无 DNase/RNase 水	660271	100mL
无菌无 DNase/RNase 水	660272	500mL
无菌无 DNase/RNase 水	660273	1000mL

【产品介绍】

本产品为高品质实验用水，专为生命科学实验室设计。采用先进的纯化工艺制备，不含任何添加剂。产品经过严格的质量控制，具有超低内毒素、无菌、无核酸酶等特点，可作为各种上游和下游生物实验工艺的优质溶剂。

【用途】

分子生物学实验： 专门用于对核酸酶高度敏感的分子生物学实验，包括但不限于 RNA/DNA 提取、反转录（RT）、实时荧光定量 PCR（qRT-PCR）、基因克隆、核酸测序及 Western Blot 等实验。

其他实验： 实验室其他相关实验用水。

【使用方法】

1. 请在洁净环境（如生物安全柜或超净工作台）中进行无菌操作，打开瓶盖后请尽快使用。
2. 如需分装使用，请务必使用无热原、无核酸酶和无菌的高品质容器，以避免二次污染。
3. 使用后须立即旋紧瓶盖。大包装产品开封后建议在 2 周内使用完毕。

【储存条件和有效期】

室温（2~30℃）避光保存，有效期为 36 个月。

【注意事项】

1. 本产品为一次性科研试剂，不可重复灭菌使用。
2. 本产品仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。